


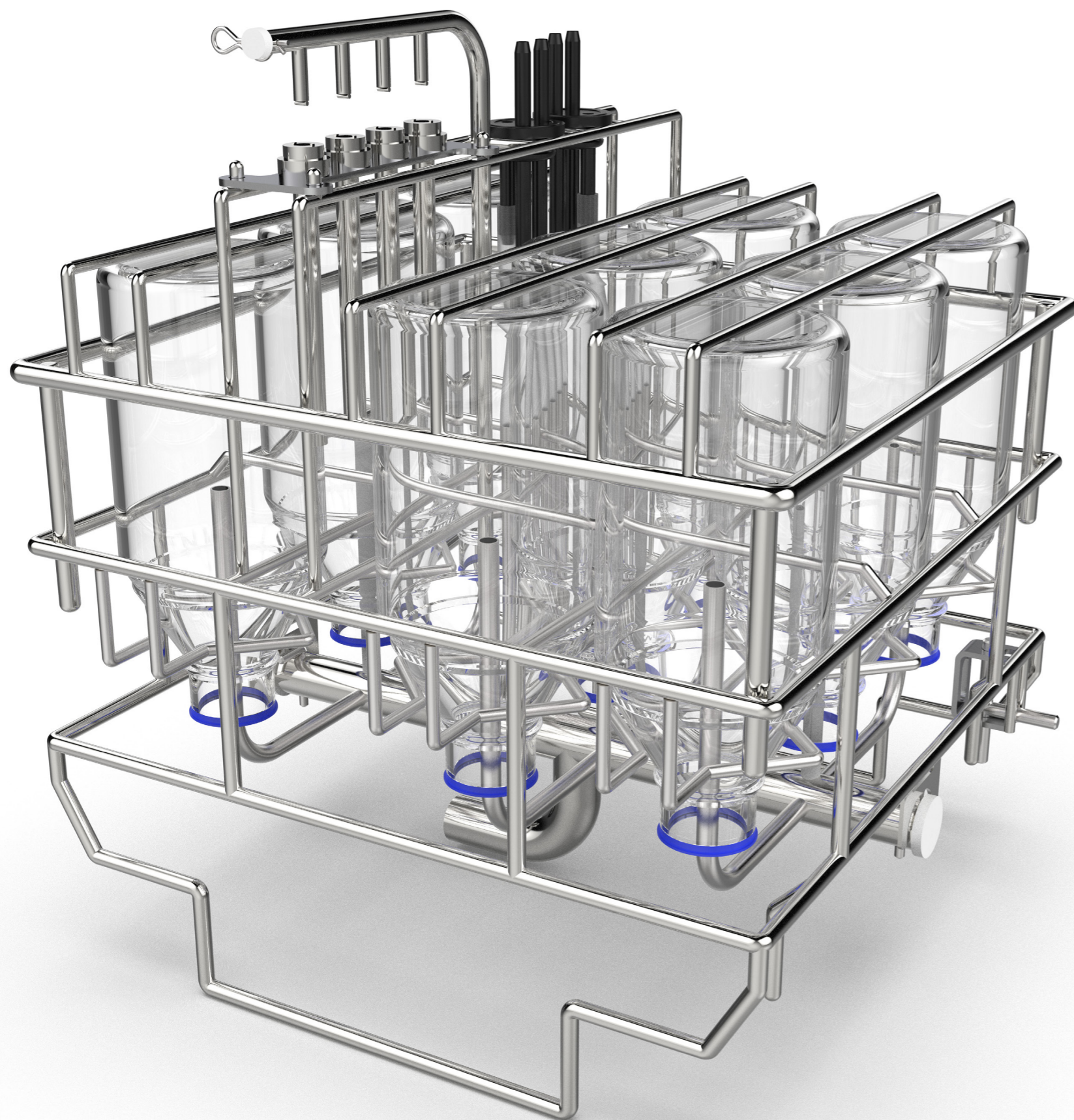

Catalogue paniers modulaires


pour laveurs cGMP Getinge GEW




À votre écoute !

Getinge a développé des solutions de paniers modulaires pour mieux répondre à vos besoins. Nous proposons une multitude de solutions en trois étapes.


Étape 1 : Choisissez votre base en fonction de votre laveur cGMP Getinge

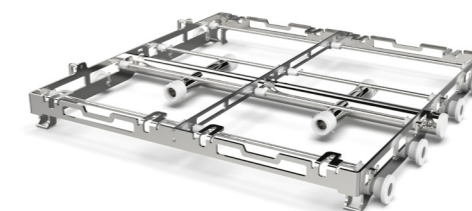


Étape 2 : Choisissez les modules (standard ou spécifique)

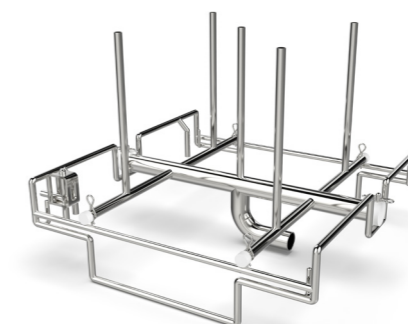

Étape 3 : Personnalisez l'accessoire modulaire en fonction de votre charge de lavage

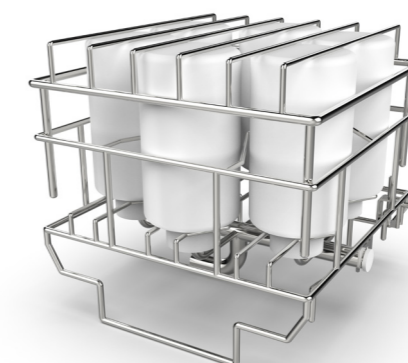


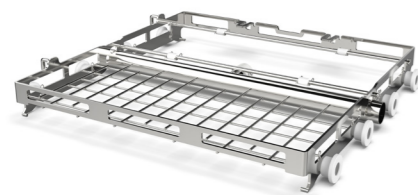

Panier de base pour modules – GEW 888

Permet de charger un module sur un seul niveau (le module sera centré dans la partie non grillagée).
Un second panier type injecteurs peut être placé en niveau supérieur ou une deuxième base au niveau supérieur de la cuve.


Référence : 02300002

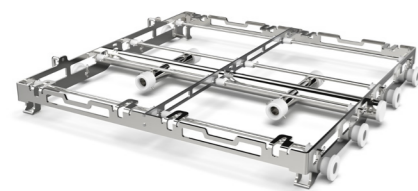

Panier de base pour modules – GEW 9109

Permet de charger 4 modules sur un seul niveau.

Référence : 02270016

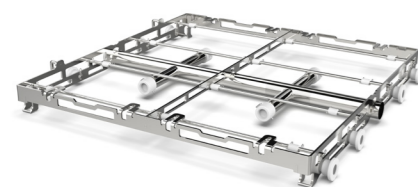

Panier de base pour modules – GEW 101210

Permet de charger 4 modules sur un seul niveau.

Référence : 02280016



Portoir à deux niveaux avec 1 base grillagée en bas et 1 base pour 4 modules en haut – GEW 101210

Permet le chargement de :

- 4 modules au niveau supérieur
- Sous paniers grillagés et autres accessoires au niveau inférieur

Référence : 02280015



Portoir modulaire à deux niveaux pour modules – GEW 101210

Permet le chargement de :

- 4 modules au niveau supérieur
- 4 modules au niveau inférieur


Référence : 02280014


Panier de base pour modules – GEW 131313

Permet le chargement de :

- 6 modules + 3 paniers grillagés sur un seul niveau

Référence : 02260018

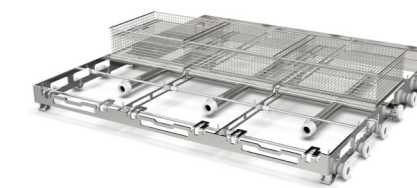

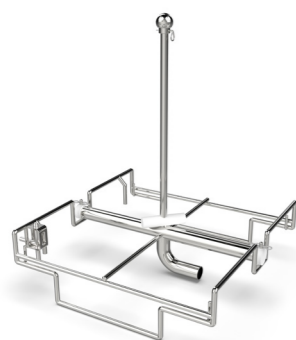

Module à 1 injecteur long GMP

Module à injecteur long simple avec espacement des injecteurs de 364 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310002

Module à 16 injecteurs courts GMP

Module à 16 injecteurs courts avec espacement des injecteurs de 83 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310007



Module à 4 injecteurs longs GMP



Module à 4 injecteurs longs avec espacement des injecteurs de 2 x 210 mm et 2 x 150 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310001

Module à 25 injecteurs courts GMP

Module à 25 injecteurs courts avec espacement des injecteurs de 67 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310013

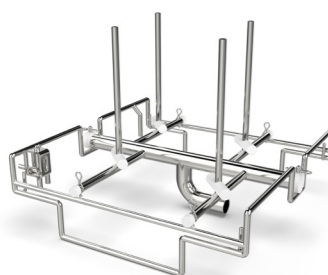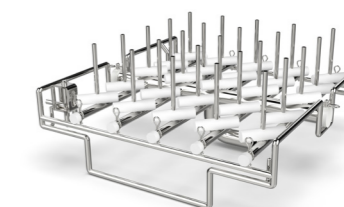

Module à 4 injecteurs courts GMP



Module à 4 injecteurs courts avec espacement des injecteurs de 2 x 210 mm et 2 x 150 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310003

Module à 64 injecteurs à aiguille standard GMP

64 injecteurs à aiguille (\varnothing 2 mm, H : 86 mm) avec espacement des injecteurs de 42 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module. Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310006

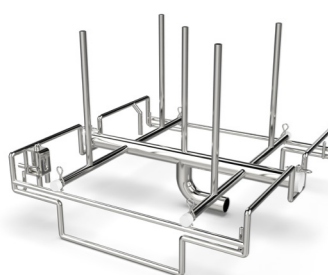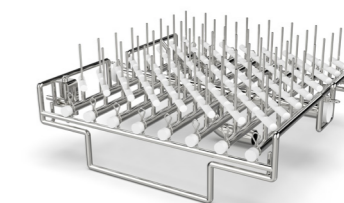

Module à 5 injecteurs courts GMP


Module à 5 injecteurs courts avec espacement des injecteurs de 150 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310012

Module à 64 injecteurs à aiguille courts GMP

64 injecteurs à aiguille courts (\varnothing 2 mm H : 50 mm) avec espacement des injecteurs de 42 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module. Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310005

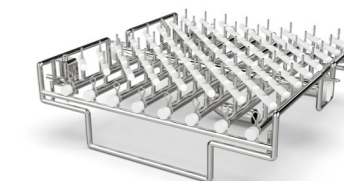

Module à 9 injecteurs courts GMP


Module à 9 injecteurs courts avec espacement des injecteurs de 113 mm.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.
Des grilles personnalisées ou réglables sont recommandées pour supporter la verrerie.

Référence : 02310008

Module grillagé

Dimensions hors-tout disponibles (L x P) 364 mm x 364 mm.
Ce module est utilisé pour laver les pièces sur le support modulaire au niveau bas (lavage par le bras du laveur). Différents accessoires amovibles peuvent être ajoutés à ce module.
Veuillez vous référer à la Matrice de capacité du module.

Référence : 02310004

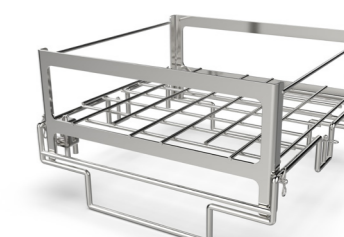




Support de colliers de serrage et joints Tri Clamps pour module de base

Conçus pour les colliers de serrage Tri clamps et les joints Tri clamps.

Cet accessoire est chargé sur le module grillagé.

Référence : 02310011

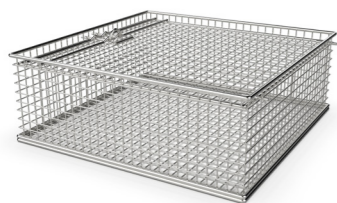


Sous-panier avec couvercle pour module grillagé

Dimensions hors tout disponibles (L x P) : 330 mm x 330 mm.

Conçu pour le chargement de pièces diverses.

Cet accessoire est chargé sur le module grillagé.

Référence : 02310010

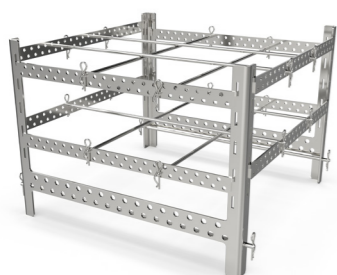

Grille à barres transversales réglable pour module

Dimensions extérieures (L x P) : 390 mm x 378 mm

Cet accessoire est utilisé sur les modules de base et à injecteurs pour séparer les pièces/la verrerie.

Référence : 02310009



Grille à barres transversales à 5 injecteurs pour module

Cet accessoire est utilisé sur les modules à 5 injecteurs pour soutenir la verrerie. Des recommandations de réglage du support sont disponibles pour faciliter le processus de personnalisation.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de grille personnalisée.

Référence : 02310014



Grille à barres transversales à 9 injecteurs pour module

Cet accessoire est utilisé sur les modules à 9 injecteurs pour soutenir la verrerie. Des recommandations de réglage du support sont disponibles pour faciliter le processus de personnalisation.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de grille personnalisée.

Référence : 02310015


Grille à barres transversales à 16 injecteurs pour module

Cet accessoire est utilisé sur les modules à 16 injecteurs pour soutenir la verrerie.

Des recommandations de réglage du support sont disponibles pour faciliter le processus de personnalisation.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de grille personnalisée.

Référence : 02310016

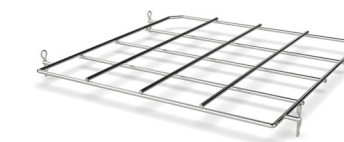

Grille à barres transversales à 25 injecteurs pour module

Cet accessoire est utilisé sur les modules à 25 injecteurs pour soutenir la verrerie.

Des recommandations de réglage du support sont disponibles pour faciliter le processus de personnalisation.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de grille personnalisée.

Référence : 02310017






Module pour carter de filtre 20"

Conçu pour 2 ensembles carter de filtre 20" et filtres.
Ce module doit être personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

Module personnalisé pour bonbonnes de 2 L

Conçu pour 6 bonbonnes de 2 litres.
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

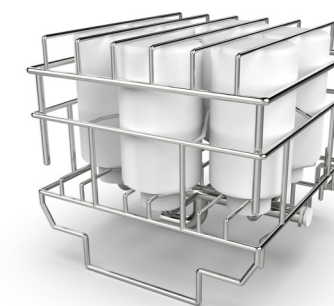

Module pour carter de filtre 5" et 10"

Conçu pour ensemble 1 carter de filtre 5" + 1 carter de filtre 10".
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

Module personnalisé pour bonbonnes de 8 L et bouchons

Conçu pour (2) bonbonnes de 8 litres + 2 bouchons
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.




Module personnalisé pour tuyaux flexibles

Conçu pour 1 tuyau flexible Ø 6,4 x 12,7 mm longueur 4 000 mm
+ 1 tuyau flexible Ø 12,7 x 19,1 mm longueur 4 000 mm
+ 1 tuyau flexible Ø 15,9 x 22,2 mm longueur 4 000 mm
Ce type de module est entièrement personnalisé en fonction des pièces à laver. Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

Module personnalisé pour tuyaux flexibles

Exemple de modèle de chargement :
(4) tuyaux flexibles diam. 4 x 8 mm, longueur 2 800 mm
(6) tuyaux flexibles diam. 6 x 10 mm, longueur 2 800 mm
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

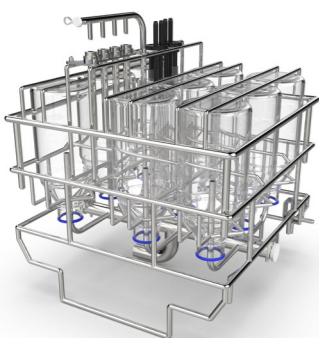

Module personnalisé pour bouteilles, aiguilles de remplissage et bouchons

Conçu pour 9 bouteilles de 500 ml ou 9 bouteilles de 1 litre
+ 4 aiguilles de remplissage
+ 2 bouchons
Ce module doit être personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

Module personnalisé pour éprouvettes graduées et bouteilles

Exemple de modèle de chargement :
4 éprouvettes graduées de 2 litres
1 éprouvette graduée de 500 ml + 5 bouteilles.
Grille personnalisée et amovible à ajouter.
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.




Module personnalisé pour bonbonnes de 10 ou 20 L et capuchons

Conçu pour (1) bonbonne de 10 ou 20 litres + 1 bouchon
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

Module personnalisé pour bouteilles

Exemple de modèle de chargement :
5 bouteilles de 250 ml
5 bouteilles de 1 litre. Grille personnalisée et amovible à ajouter.
Ce module est personnalisé pour les pièces à laver.
Des dimensions précises des pièces seront requises pour concevoir le module.

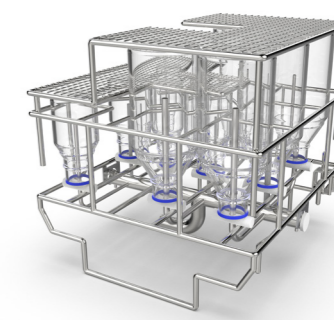



Référence	Hauteur standard des injecteurs	Ø disponible (écartement des injecteurs)	Bouteilles/Bonbonnes Duran Schott	Erlenmeyers Duran	Éprouvettes graduées	Fioles volumétriques	Carters de filtre	Béchers
02310002	350 mm + boule diffuseuse	Ø 364 mm	10 litres, 20 litres et 50 litres*	5 litres et 6 litres	4 litres**	5 litres**	5", 10", 20" et 30"	-
02310001	300 mm	2 x Ø 210 mm + 2 x Ø 150 mm	-	-	1 litre et 2 litres	...	-	-
02310003	190 mm	2 x Ø 210 mm + 2 x Ø 150 mm	1 litre, 2 litres et 5 litres	1 litre, 2 litres et 3 litres	500 ml	500 ml, 1 litre et 2 litres	-	-
02310012	200 mm	150 mm	1 litre et 2 litres	1 litre	500 ml	500 ml et 1 litre	-	-
02310008	120 mm	Ø 113 mm	500 ml	250 ml, 300 ml et 500 ml	25 ml, 50 ml, 100 ml et 250 ml	100 ml, 200 ml et 250 ml	-	-
02310007	75 mm	Ø 83 mm	50 ml, 100 ml et 250 ml	50 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml et 200 ml	-	50 ml	-	-
02310013	91 mm	Ø 67 mm	100 ml	50 ml et 100 ml	25 ml, 50 ml et 100 ml	100 ml	-	-
02310006	86 mm	Ø 42 mm	-	-	5 ml et 10 ml	20 ml et 25 ml	-	-
02310005	50 mm	Ø 42 mm	25 ml	25 ml	-	5 ml et 10 ml	-	-

Différentes tailles dans un panier standard ou personnalisé

*Les bonbonnes de 50 L peuvent interférer avec le chargement d'autres modules sur le même panier ** Chaque boule diffuseuse peut être retirée





Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de stérilisation centrale et des sciences de la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays. .

Fabricant · Getinge Infection Control AB · PO Box 69 · SE-305 05 Getinge · Sweden · +46 10 335 00 00 · info@getinge.com

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) –

Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 ·

operation-ventes.projet.fr@getinge.com

www.getinge.fr