



Rüsten Sie Ihre Abfülllinie auf den handschuhlosen aseptischen Transfer auf

Einfache Nachrüstung auf DPTE®-FLEX, um die Notwendigkeit von Handschuhen zu eliminieren, menschliche Interaktionen mit dem Barriersystem zu verringern und das Risiko einer Kontamination zu minimieren – und alles in Übereinstimmung mit den behördlichen Empfehlungen.

Upgrade auf handschuhlose Transfers zur Minimierung menschlicher Eingriffe

DPTE®-XS und DPTE®-FLEX bieten das gleiche hohe Sicherheitsniveau und gewährleisten sichere, zuverlässige und kontaminationsfreie Transferprozesse. Die Innovation hin zum aseptischen Transfer ohne Handschuhe ist einfach, da der DPTE®-FLEX nahtlos den DPTE®-XS oder einen ähnlichen 190-mm-RTP mit demselben 268-mm-Durchmesser ersetzt.

	DPTE®-XS	DPTE®-FLEX
		
Durchmesser der Öffnung	268 mm	
Öffnungsmechanismus	Intern	Extern und intern
Türöffnungswinkel	110°	160°
Handschuh	Erforderlich	Nicht erforderlich
DPTE-BetaBag®	Stulpe	Ohne Stulpe
Kompatibilität mit Beta-Komponenten	Kompatibel mit allen DPTE®-Beta-Komponenten	
Optimale Beta-Komponente	DPTE-BetaBag® mit Stulpe für den Transfer mit Handschuhen	DPTE-BetaBag® ohne Stulpe für den handschuhlosen Transfer

Einfache Nachrüstung: Steigen Sie in wenigen Schritten vom DPTE®-XS auf den DPTE®-FLEX um

1. Vorbereitung

Umgebung des DPTE®-FLEX

Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Abfülllinie ausreichend Platz für einen reibungslosen Betrieb und den Wartungszugang bietet, da der DPTE®-FLEX mit zwei Außengriffen geliefert wird.

► **DPTE-BetaBag® ohne Stulpe**
Beutel ohne Stulpen ermöglichen den handschuhlosen Transfer, bei dem der Bediener nicht mehr den Handschuh handhaben, die Tür entriegeln oder die Beutelstulpe ausrollen muss. Der Bediener kann den gesamten Transfer von außerhalb des Gehäuses durchführen.

Optional abnehmbares Füllrohr

Das Füllrohr schützt die Alpha-/Beta-Dichtungen und ermöglicht einen effizienten Komponenten-transfer in den Prozessbereich (Zuführung/Schale). Das abnehmbare Füllrohr lässt sich einfach und sicher mit einer Hand lösen und die Baugruppe ist vollständig autoklavierbar. Es wird an der Wand der Abfüllanlage befestigt und erfordert eine spezielle Öffnung für die Installation.



2. Deinstallation

Deinstallieren Sie den DPTE®-XS gemäß den in unserem Handbuch beschriebenen Schritten.

3. Installation

Installieren Sie den DPTE®-FLEX. Es ist kein spezielles Werkzeug notwendig.

Support

Für eine sorgenfreie Nachrüstung bieten wir detaillierte Installationsanleitungen für Ihr Wartungsteam an. Benötigen Sie Unterstützung? Unsere erfahrenen Serviceteams sind für Sie da. Wenden Sie sich an Ihre lokale Vertretung, die Sie während des gesamten Prozesses unterstützen wird.